



Dil perchlorate

——细胞膜橙红色荧光探针

产品货号	包装规格
C017	25 mg

储存条件：-20℃，避光保存。

激发/发射波长：549/565 nm

产品说明书

GeneCopoeia, Inc. 广州易锦生物技术有限公司

广州高新技术产业开发区广州科学城
掬泉路3号广州国际企业孵化器F区8楼

邮编：510663

电话：4006-020-200

邮箱：sales@igenebio.com


网址：www.genecopoeia.com www.igenebio.com

产品介绍

Dil 即 DiI_{C18}(3), 全称为 1,1'-dioctadecyl-3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate, 是最常用的细胞膜荧光探针之一, 呈现橙红色荧光。DiI 是一种亲脂性膜染料, 进入细胞膜后可以侧向扩散逐渐使整个细胞的细胞膜被染色。DiI 在进入细胞膜之前荧光非常弱, 仅当进入到细胞膜后才可以被激发出很强的荧光。DiI 被激发后可以发出橙红色的荧光, DiI 和磷脂双层膜结合后的激发光谱和发射光谱参考下图。其中, 最大激发波长为 549nm, 最大发射波长为 565nm。

长链二烷基羰花青化合物, 特别是 DiI, 被广泛应用于细胞及组织的染色, 进行顺行或逆行的神经元示踪分析。DiI 不会影响细胞的活力, 生长以及基本的生理特性。用 DiI 标记的运动神经元, 在培养基条件下持续跟踪时间可长达四周, 在体内长达一年。在经过固定处理的样品中, 染料在质膜中以 0.2~0.6 mm/天的速度缓慢横向扩散均匀标记神经元; 在活体组织中扩散速度可达到 6 mm/天。经过醛类试剂固定的组织, DiI 的扩散可持续两年。一般情况下, 除非细胞膜(例如切片部位)被破坏, 未标记的染料不会向非标记的细胞转移。

光谱特性

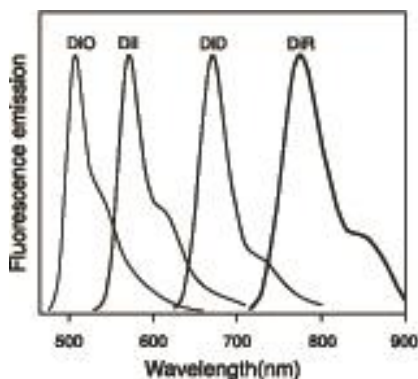

DiO, DiI, DiD 与 DiR 结合磷脂双分子层后的标准发射光谱图。

实验步骤

制备储备液

将 DiI 固体染料溶于 DMF 或 DMSO 或乙醇配制为 1 mM 的染色储备液。配制好的储备液, 在避光-20°C 的条件下至少可以保存 6 个月。

悬浮细胞的染色

1.1 将细胞以 1×10^6 个/ml 的密度悬浮于无血清培养基中;

1.2 每 1 mL 细胞悬液加入 5 μ l 染色储备液, 混匀;

- 1.3 37℃ 孵育 1~20 分钟。不同类型的细胞孵育条件不一样，可参考表格 1。初始孵育时间可选择 20 分钟，然后再进行优化；
- 1.4 将孵育后的细胞悬液 37℃，1500 rpm，离心 5 分钟；
- 1.5 弃去上清，用 37℃ 的培养基轻轻悬浮细胞；
- 1.6 重复以上洗涤步骤（1.4 和 1.5）两次；
- 1.7 放置 10 分钟后测定荧光信号。

贴壁细胞的染色

- 2.1 放置干净的载玻片在培养皿内，培养细胞至所需的融合度；
- 2.2 取出爬片，用吸水纸从边缘轻轻吸去多余的培养基，然后将爬片放置于湿盒内；
- 2.3 配制染色液：每 1 ml 培养基加入 5 μ l 细胞染色液；
- 2.4 用移液器吸取 100 μ l 步骤 2.3 中配制好的染色液，从边角处加入爬片，轻轻摇动使染色液均匀覆盖整个爬片；
- 2.5 将爬片置于 37℃ 孵育，不同类型的细胞孵育的时间不尽相同（参考表 1）；对于未在表中列出的细胞类型，建议孵育时间设为 20 分钟，然后再进行优化以获得均一的染色效果；
- 2.6 吸去染色液，加入温育过的新鲜培养基孵育 10 分钟，重复此洗涤步骤三次。

表 1.推荐的细胞染色孵育时间

细胞系	推荐的孵育时间
Jurkat	2 分钟
HeLa	8 分钟
P3X	15 分钟
3T3	15 分钟

表 2. DiO, DiI, DiD 与 DiR 光谱特性

Tracer	激发波长(nm)	发射波长(nm)	推荐滤光器	
			Omega	Chroma
DiO	484	501	XF23	31001
DiI	549	565	XF32	31002
DiD	644	665	XF47	31023
DiR	750	780	XF112	41009

使用许可与质量保证

使用限制

以下条款适用于 Dil perchlorate 产品。若您不能接受这些条款，请在 5 个自然日内将产品完整退还给 GeneCopoeia。产品购买者需遵守最终用户限制许可条例。本产品仅限购买者内部研究使用，不得用于人体或诊断、治疗。未经 GeneCopoeia 事先书面同意，本产品不得转售，不得重新包装或修改后转售，不得用于生产商用产品。

质量保证

GeneCopoeia 保证产品与产品数据表中描述的规格保持一致。若经 GeneCopoeia 证实产品未达到规格要求，GeneCopoeia 将为您替换产品。若无法替换，GeneCopoeia 将退款给购买者。此质量保证仅适用于最初产品购买者。GeneCopoeia 仅负责替换产品或退还实际的购买金额。对于由使用或不正确使用产品产生的损害或使用其他相关材料和试剂产生的损耗，GeneCopoeia 不承担责任。GeneCopoeia 不提供任何形式的明示的或者默示的保证，包括对适销性、适用于特定用途的默示保证。

GeneCopoeia 致力于为消费者提供高质量的研究产品。如果您对 GeneCopoeia 的产品有任何问题或疑虑，请拨打电话 4006-020-200 联系我们。

© 2016, GeneCopoeia, Inc

GeneCopoeia, Inc.
9620 Medical Center Drive
Rockville, MD 20850
Tel: 301-762-0888 Fax: 301-762-3888
Email: inquiry@genecopoeia.com
Web: www.genecopoeia.com

广州易锦生物技术有限公司
广州高新技术产业开发区广州科学城掬泉路 3 号
广州国际企业孵化器 F 区 8 楼
邮编：510663
电话：4006-020-200
邮箱：sales@igenebio.com
网址：www.genecopoeia.com（英文） www.igenebio.com（中文）