

使用说明书

GeneCopoeia™
Expressway to Discovery

GeneCopoeia Inc.
9620 Medical Center Drive, Suite 101
Rockville, MD20850, USA
Tel: +1(301)762-0888;
Fax: +1(301)762-3888
Web: www.genecopoeia.com

Lenti-Pac™ Lentivirus Storage Buffer

慢病毒冻存液

产品编号: LT039

包装规格: 20 mL

储存条件: 2℃~8℃密闭保存, 可保持稳定 12 个月, 常温运输。

■ 产品概述

GeneCopoeia 研发了一款能够提高病毒稳定性的慢病毒冻存液 **Lenti-Pac™ Lentivirus Storage Buffer**, 使用本产品溶解慢病毒颗粒, 能够提高慢病毒在-80℃条件下的稳定性, 并提高慢病毒在反复冻融中的稳定性, 有效减缓病毒滴度的下降, 保证慢病毒的活性, 适用于超速离心后、PEG 沉淀后、超滤浓缩后的慢病毒重悬。

■ 注意事项

1. 为了您的健康安全, 请规范操作, 注意防护。
2. 本产品仅供科研使用, 请勿用于临床诊断及治疗。

■ 适用范围

适用于任何慢病毒颗粒的稳定储存。

■ 产品特点

1. 显著提高慢病毒在冻融过程的稳定性。
2. 有效维持慢病毒在储存过程的活性。
3. 高性价比。

■ 使用方法

超离、PEG 沉淀、超滤浓缩后的慢病毒重悬:

1. 根据预期的浓缩倍数, 加入适量的慢病毒冻存液 (例如 10mL 慢病毒原液预期浓缩 100 倍, 则加入 100 μ L 慢病毒冻存液), 然后使用移液枪轻轻吹打病毒沉淀。
2. 分装慢病毒, -80℃保存。

LT039-011725

该产品仅限于实验科学研究用, 若有任何单位或个人将该产品用于临床诊断、治疗等其他国家专门规定的特殊用途, 本公司概不承担任何责任。